


Network Overview

Vaisala Veriteq viewLinc provides monitoring, alarming and real-time graphing for any PC or mobile device on the network.

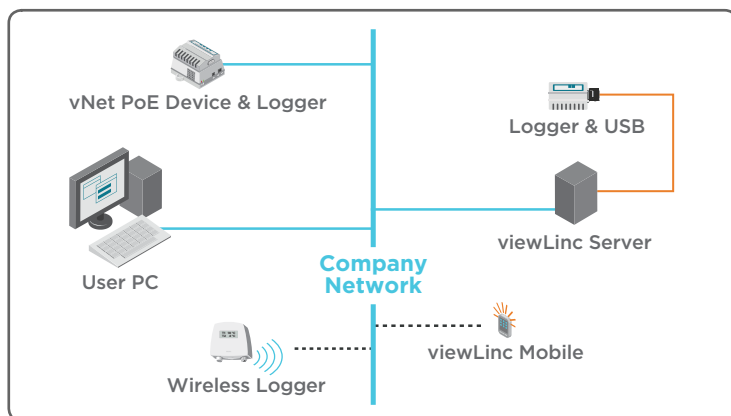

1

Install viewLinc

To install viewLinc on a dedicated 24x7 server PC:

1. Insert the viewLinc Installation CD and start the Setup Wizard.
 - a. Choose an installation language.
 - b. Review and accept the License Agreement.
 - c. Specify a destination for the viewLinc program files.
 - d. Select **Enterprise Server**.
 - e. Enter your Installation Key then follow the prompts to accept the remaining default installation options.
2. Reboot your viewLinc Server machine.

For more detailed instructions and alternate installation options, please refer to the *viewLinc User's Guide*.



2

Connect Loggers

To connect Loggers using vNet Devices:

1. Remove protective label on bottom or back of the Logger.
2. Connect Logger to the vNet Device.
3. Connect vNet Device to Ethernet outlet and, if not using PoE, the power supply.

To connect an HMT140 Wi-Fi Logger:

1. Ensure the HMT140 Configuration Cable is disconnected from your PC.
2. Open the HMT140 case to ensure the power switch is OFF, then install three 3.6V lithium batteries and turn power switch ON.
3. Connect the HMT140 Configuration Cable to your PC.



To connect Loggers with Digi Devices or 300 Series Transmitters, refer to the specific Device User's Guide.

3

Configure Logger Connectivity

To configure connectivity for Loggers using vNet or Digi Devices:

Note: viewLinc Aware configures Logger connectivity automatically (vNet Devices with s/n1411xxxx or Firmware v1.4, or higher). For more information, refer to the *vNet User's Guide*.

1. Run the **Device Setup Wizard** (on the Vaisala Veriteq Device Drivers CD).
2. Identify your Device using the MAC address, found on the side or bottom of the Device.
3. Enter an IP address (provided by your IT department).
4. Select RealPort settings, and choose to install the RealPort for your Device.
5. Complete the Wizard accepting all remaining default options.

To configure HMT140 Device connectivity:

1. Run the **HMT140 Utility** (installation CD).
2. Connect the HMT140 Configuration Cable to the 4-pin HMT140 CONFIG header.
3. On the **HMT140 Utility Setup** tab, click **Retrieve**. To make configuration changes, refer to the *HMT140 Wi-Fi Data Logger User's Guide*.
4. Disconnect the Configuration Cable from the Device, wait 8 seconds, then press the SERVICE button.

4

Configure viewLinc

1. On your viewLinc Server desktop, click the desktop icon, [VA](#).
2. Log in with username: **admin** and password: **admin**.
3. Complete the Setup Roadmap:

1 Choose System Preferences

2 Identify Devices

3 Define Users and Groups

4 Define Alarm Monitoring Requirements


5 Create Locations & Zones



For complete installation and configuration instructions, refer to the *viewLinc User's Guide*.

Réseau Présentation

Vaisala Veriteq viewLinc fournit la surveillance, l'alarme et la affichage graphique en temps réel pour n'importe quel PC ou périphérique mobile sur le réseau.

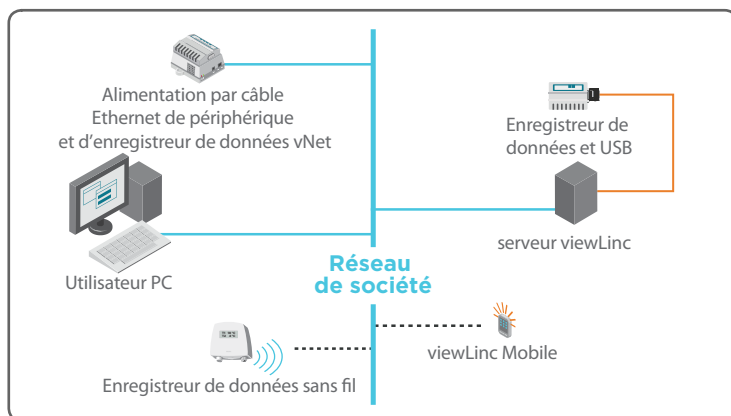

1

Installer viewLinc

Pour installer viewLinc sur un serveur dédié 24h/24, 7j/7 :

1. Insérez le CD d'installation de viewLinc et démarrez l'assistant de configuration.
 - a. Choisir un langue de l'installation.
 - b. Lire attentivement et acceptez le Contrat de licence.
 - c. Spécifiez une destination pour les fichiers programme de viewLinc.
 - d. Sélectionnez **Serveur d'entreprise**.
 - e. Saisissez votre code d'installation, puis suivez les instructions pour accepter le reste des options d'installation par défaut.
2. Redémarrez votre serveur viewLinc.




Pour des instructions plus détaillées et d'autres options d'installation, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur viewLinc*.

2

Connecter des enregistreur de données

Pour connecter des enregistreur de données utilisant des périphériques vNet :

1. Retirez l'étiquette de protection sur la base ou à l'arrière de l'enregistreur de données.
2. Connectez l'enregistreur de données au périphérique vNet.
3. Connecter le périphérique vNet à la prise Ethernet et, si vous n'utilisez pas la technologie PoE, à l'alimentation électrique.

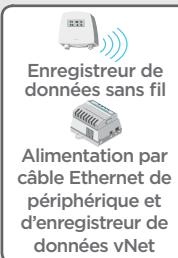

Pour connecter un enregistreur de données Wi-Fi HMT 140 :

1. S'assurer que le câble de configuration du HMT140 est débranché de votre ordinateur.
2. Ouvrez le boîtier HMT140 pour vous assurer que l'interrupteur d'alimentation est **DÉSACTIVÉ**, puis installez trois piles au lithium de 3,6 V et **ACTIVEZ** l'interrupteur d'alimentation.
3. Connectez le câble de configuration HMT140 à votre PC.

Pour connecter des enregistreur de données avec des périphériques Digi ou des transmetteurs de série 300, consultez le guide de l'utilisateur spécifique à votre périphérique.

Pour configurer la connectivité pour les périphériques vNet :

Remarque: viewLinc Aware configure la connectivité de l'enregistreur de données automatiquement (périphériques vNet avec les numéros de série 1411xxxx ou le progiciel v1.4 ou la version la plus récente). Pour des informations complémentaires, consultez le *Guide de l'utilisateur de viewLinc*.

1. Exécutez l'**assistance de configuration de périphérique** (sur le CD de pilotes de périphériques Vaisala Veriteq).
2. Identifiez votre périphérique à l'aide de l'adresse MAC qui se trouve sur le côté ou à l'arrière de votre périphérique.
3. Saisissez une adresse IP (fournie par votre service informatique).
4. Sélectionnez les paramètres RealPort et choisissez d'installer le **RealPort** pour votre périphérique.
5. Suivez toutes les instructions de l'assistant en acceptant le reste des options par défaut.

Pour connecter des périphériques HMT140 :

1. Exécutez l'**utilitaire HMT140** (CD d'installation).
2. Connectez le câble de configuration HMT140 à l'embase à 4 broches HMT140 CONFIG.
3. Sur l'onglet **Configuration de l'utilitaire HMT140**, cliquer sur **Retreive**. Pour effectuer des changements de configuration, consultez le *Guide de l'utilisateur de l'enregistreur de données HMT140 Wi-Fi*.
4. Déconnectez le câble de configuration du périphérique, patientez 8 secondes, puis appuyez sur le bouton SERVICE.

1. Sur le bureau de votre serveur viewLinc, cliquez sur l'icône de bureau .
2. Ouvrez une session avec le nom d'utilisateur : **admin** et le mot de passe : **admin**.
3. Effectuer la procédure de configuration:


- 1 Choisir les préférences système
- 2 Identifier les périphériques
- 3 Définir des utilisateurs et des groupes
- 4 Définir des exigences de surveillance d'alarmes
- 5 Créer des emplacements et des zones



Pour accomplir les instructions d'installation et de configuration, consultez le *Guide de l'utilisateur de viewLinc*.

Netzwerk Übersicht

Vaisala Veriteq viewLinc bietet Überwachungs-, Alarm- und Grafikfunktionen in Echtzeit für jeden PC bzw. jedes mobile Gerät Ihres Netzwerks.

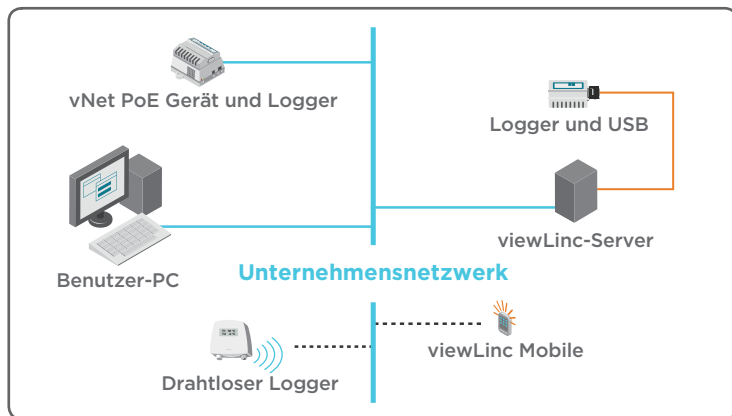

1

viewLinc installieren

Installieren von viewLinc auf einem dedizierten 24x7 Server-PC:

1. Legen Sie die viewLinc-Installations-CD ein und starten Sie den Einrichtungsassistenten.
 - a. Wählen Sie die Installationssprache aus.
 - b. Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
 - c. Legen Sie ein Zielverzeichnis für die viewLinc-Programmdateien fest.
 - d. Wählen Sie **Enterprise Server**.
 - e. Geben Sie Ihren Installationsschlüssel ein und folgen Sie dann den Eingabeaufforderungen, um die restlichen Standardinstallationsoptionen zu akzeptieren.
2. Starten Sie Ihren viewLinc-Server neu.

Ausführlichere Anleitungen und alternative Installationsoptionen finden Sie im *viewLinc-Benutzerhandbuch*.



2

Logger verbinden

Verbinden des Logger unter Verwendung von vNet-Geräten:

1. Entfernen Sie den Schutzaufkleber an der Unter- oder Rückseite des Loggers.
2. Verbinden Sie den Logger mit dem vNet-Gerät.
3. Verbinden Sie das vNet-Gerät mit dem Ethernet-Ausgang und, wenn keine PoE verwendet wird, der Stromversorgung.

Verbinden eines HMT140 WLAN-Loggers:

1. Stellen Sie sicher, dass das HMT140-Konfigurationskabel vom PC abgezogen ist.
2. Öffnen Sie das Gehäuse des HMT140, um sicherzustellen, dass der Netzschalter des Geräts AUSGESCHALTET ist. Legen Sie dann drei 3,6-V-Lithium-Batterien ein und schalten Sie den Netzschalter EIN.
3. Verbinden Sie das HMT140-Konfigurationskabel mit Ihrem PC.

Falls Sie Logger mit Digi-Geräten oder Sendern der Serie 300 verbinden wollen, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Benutzerhandbuch Ihres spezifischen Geräts.



Konfigurieren der Konnektivität von vNet-Geräten:

Hinweis: viewLinc Aware konfiguriert die Logger-Konnektivität automatisch (vNet-Geräte mit der Seriennummer 1411xxxx bzw. Firmware v1.4 oder höher). Weitere Informationen finden Sie im *vNet-Benutzerhandbuch*.

1. Starten Sie den **Geräteinstallationsassistenten** (auf der Vaisala Veriteq Gerätetreiber-CD).
2. Identifizieren Sie Ihr Gerät anhand der MAC-Adresse, die auf der Seite oder dem Boden Ihres Geräts angegeben ist.
3. Geben Sie eine (von Ihrer IT-Abteilung bereitgestellte) IP-Adresse ein.
4. Wählen Sie RealPort-Einstellungen und dann die Option **RealPort** für Ihr Gerät installieren aus.
5. Beenden Sie den Installationsassistenten, indem Sie alle verbleibenden Standardoptionen akzeptieren.

Verbinden von HMT140-Geräten:

1. Starten Sie das **HMT140-Dienstprogramm** (Installations-CD).
2. Verbinden Sie das HMT140-Konfigurationskabel mit dem 4-poligen HMT140 CONFIG-Kopf.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **Einrichtung des HMT140-Dienstprogramms** auf **Retrieve**.
Bezüglich der Änderung der Konfiguration lesen Sie bitte das *Benutzerhandbuch des HMT140 WLAN-Datenloggers*.
4. Trennen Sie das Konfigurationskabel vom Gerät, warten Sie 8 Sekunden und drücken Sie dann die Taste SERVICE.

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm Ihres viewLinc-Servers das Desktop-Symbol **VA** an.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen **admin** und dem Passwort **admin** an.
3. Befolgen Sie den weiteren Einrichtungs-Leitfaden:


- 1 Systemeinstellungen auswählen
- 2 Geräte identifizieren
- 3 Benutzer und Gruppen definieren
- 4 Die Anforderungen der Alarmüberwachung definieren
- 5 Standorte und Gebiete erstellen



Die vollständigen Installations- und Konfigurationsanleitungen finden Sie im *viewLinc-Benutzerhandbuch*.

Descripción de la red

Vaisala Veriteq viewLinc ofrece monitoreo, alarmas y gráficas en tiempo real para cualquier PC o dispositivo móvil en la red.

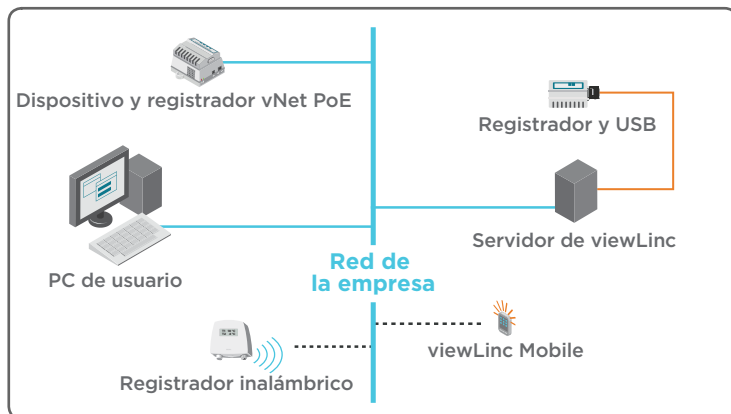

1

Instalar viewLinc

Para instalar viewLinc en un servidor PC dedicado 24x7:

1. Inserte el CD de instalación de viewLinc e inicie el Asistente de instalación.
 - a. Elija una idioma de instalación.
 - b. Revise y acepte el Acuerdo de licencia.
 - c. Seleccione la ubicación los archivos del programa viewLinc.
 - d. Seleccione **Enterprise Server**.
 - e. Ingrese su código de instalación y siga las instrucciones para aceptar las opciones de instalación predeterminadas restantes.
2. Reinicie el servidor de viewLinc.



Para obtener instrucciones detalladas y opciones alternativas de instalación, consulte la *Guía del usuario de viewLinc*.

2

Conectar registradores

Para conectar los registradores usando dispositivos vNet:

1. Quite la etiqueta protectora en el lado inferior o posterior del registrador.
2. Conecte el registrador al dispositivo vNet.
3. Conecte el dispositivo vNet a la salida Ethernet y si no está usando PoE, a la alimentación eléctrica.

Para conectar un registrador HMT140 Wi-Fi:

1. Asegúrese de que el Cable de configuración HMT140 esté desconectado de su PC.
2. Abra la caja de HMT140 para asegurarse de que el interruptor de alimentación esté **APAGADO**, luego instale tres baterías de litio de 3.6V y **ENCIENDA** el interruptor de alimentación.
3. Conecte el Cable de configuración de HMT140 a su PC.



Para conectar registradores con dispositivos Digi o transmisores Serie 300, consulte la Guía del usuario específica para el dispositivo.

3

Configurar la conectividad del registrador

Para configurar la conectividad de dispositivos vNet:

Nota: viewLinc Aware configura automáticamente la conectividad del registrador (dispositivos vNet con n/s 1411xxx o Firmware v1.4 o superior). Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de vNet.

1. Ejecute el **Asistente de instalación de dispositivo** (en el CD de controladores de dispositivos Vaisala Veriteq).
2. Identifique su dispositivo usando la dirección MAC localizada en un lado o parte inferior de su dispositivo.
3. Ingrese una dirección IP (proporcionada por su departamento de sistemas de TI).
4. Seleccione la configuración de RealPort y elija instalar **RealPort** en su dispositivo.
5. Complete el Asistente aceptando todas las opciones predeterminadas restantes.

Para conectar dispositivos HMT140:

1. Ejecute **HMT140 Utility** (CD de instalación).
2. Conecte el Cable de configuración HMT140 al cabezal HMT140 CONFIG de 4 clavijas.
3. En la pestaña **Instalación de HMT140 Utility**, haga clic en **Retrieve**. Para hacer cambios de configuración, consulte la *Guía del usuario del registrador de datos HMT140 Wi-Fi*.
4. Desconecte el cable de configuración del dispositivo, espere 8 segundos, luego presione el botón SERVICIO.

4

Configurar viewLinc

1. En su escritorio de servidor de viewLinc, haga clic en el icono de escritorio, [VA](#).
2. Inicie sesión con el nombre de usuario **admin** y contraseña **admin**.
3. Complete el mapa de la ruta de configuración:


- 1 Elegir preferencias del sistema
- 2 Identificar dispositivos
- 3 Definir usuarios y grupos
- 4 Definir requerimientos de monitoreo de alarmas
- 5 Crear ubicaciones y zonas



Para instrucciones completas de instalación y configuración, consulte la *Guía del usuario de viewLinc*.

Nätverk Översikt

Vaisala Veriteq viewLinc tillhandahåller övervakning, larmfunktioner och grafikfunktioner i realtid för vilken PC eller mobil anordning som helst i nätverket.

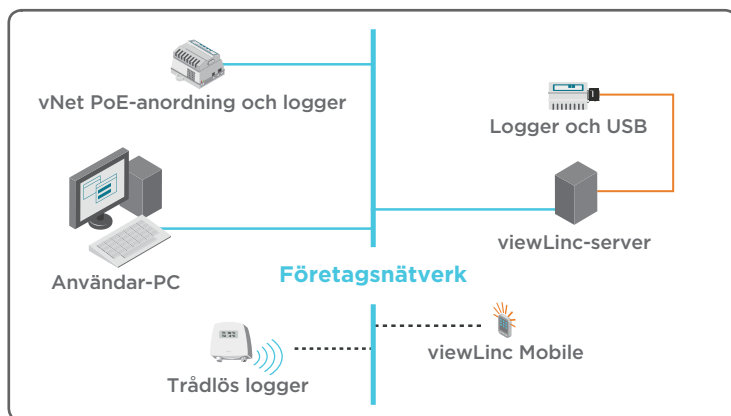

1

Installera viewLinc

Installera viewLinc på en dedikerad 24x7-server-PC enligt följande:

- Sätt i viewLincs installations-CD och starta konfigureringsguiden.
 - Välj ett installationsspråk.
 - Läs och acceptera licensavtalet.
 - Ange destination för viewLincs programfiler.
 - Välj **företagsserver**.
 - Ange installationsnyckel och följ prompterna för att acceptera återstående standardinstallationsalternativen.
- Starta om viewLinc-serverdatorn.

Mer ingående anvisningar och installationsalternativ finns i *viewLincs manual*.



2

Anslut loggers

Ansluta logger genom att använda vNet-enheter

- Ta av skyddslappen på loggersn under- eller baksida.
- Anslut loggern till vNet-enheten.
- Anslut vNet-enhet till ett Ethernet-uttag och, om PoE inte används, till ett strömuttag.

Att ansluta en HMT140 wifi-logger:

- Kontrollera att HMT140-konfigurationskabeln är fränkopplad från din PC.
- Öppna HMT140-fodralet för att kontrollera att strömbrytaren är AV. Installera tre 3.6 V litiumbatterier och slå PÅ strömmen.
- Anslut konfigureringskabeln till HMT140 till PC:n.



För att ansluta loggar med Digi-enheter eller sändare från 300-serien finns information i den specifika användarhandboken.

Konfigurera anslutning för logger med vNet-enhet eller Digi-enheter:

OBS! viewLinc Aware konfigurerar anslutning av logger automatiskt (vNet-enheter med serienummer 1411xxxx eller Firmware 1.4 eller nyare). Det finns mer information i *vNet:s användarhandbok*.

1. Kör **enhetens konfigureringsguide** (finns på CD:n med Vaisala Veriteq-enhetens drivrutiner).
2. Identifiera din enhet genom att använda MAC-adressen som finns på sidan eller botten av enheten.
3. Ange en IP-adress (fås av din IT-avdelning).
4. Välj RealPort inställningar och välj att installera **RealPort** för din enhet.
5. Kör färdigt guiden och acceptera alla standardalternativ.

Anslut HMT140 enligt följande:

1. Kör **HMT140-verktyget** (installations-CD).
2. Anslut HMT140-konfigureringskabeln till fyrastifts CONFIG-kontakten på HMT140.
3. På fliken **HMT140-verktygskonfigurerering** klickar du på **Retrieve**. Om du vill ändra konfigurationen läser du i *HMT140 manual*.
4. Dra ur konfigureringskabeln på enheten, vänta i 8 sekunder och tryck på SERVICE.

1. Klicka på skrivbordsikonen på viewLinc-serverns skrivbord [VA](#).
2. Logga på med användarnamn: **admin** och lösenord: **admin**.
3. Kör färdigt konfigureringskartan:


- 1 Välj systempreferens
- 2 Identifiera anordningar
- 3 Definiera användare och grupper
- 4 Definiera larmövervakningskrav
- 5 Skapa platser och zoner



Alla installations- och konfigureringsanvisningar finns i *viewLincs manual*.

Visão geral da rede

A Vaisala Veriteq viewLinc fornece monitoramento, alarme e geração de gráficos em tempo real para qualquer PC ou dispositivo móvel na rede.

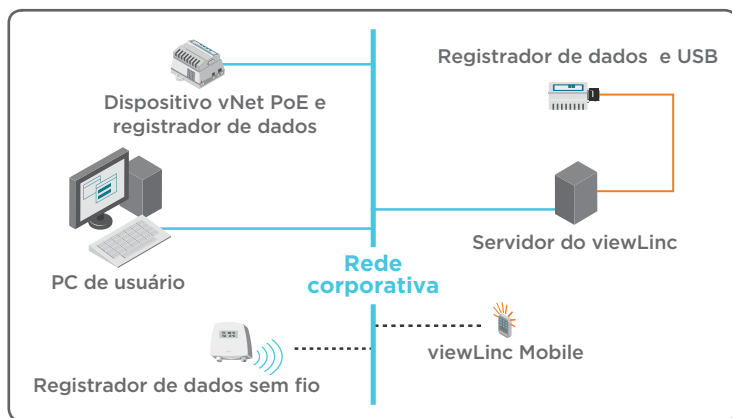

1

Instale o viewLinc

Para instalar o viewLinc em um PC servidor dedicado 24x7:

1. Insira o CD de instalação do viewLinc e inicie o Assistente de Configuração.
 - a. Escolha um idioma de instalação.
 - b. Analise e aceite o Contrato de licença.
 - c. Especifique um destino para os arquivos de programa do viewLinc.
 - d. Selecione o **Enterprise Server**.
 - e. Insira sua chave de instalação e siga os prompts para aceitar as opções de instalação padrão restantes.
2. Reinicie a máquina do servidor do viewLinc.

Para obter informações detalhadas e outras opções de instalação, consulte o *Guia de usuário do viewLinc*.



2

Conecte os Registradores de Dados

Para conectar registradores de dados usando dispositivos vNet:

1. Remova a etiqueta protetora na parte inferior ou posterior do registrador de dados.
2. Conecte o registradores de dados ao Dispositivo vNet.
3. Conecte o Dispositivo vNet à tomada Ethernet e, se não estiver usando PoE, a uma fonte de alimentação.

Para conectar um registradores de dados HMT140 Wi-Fi:

1. Certifique-se de que o cabo de configuração HMT140 esteja desconectado do seu PC.
2. Abra o gabinete do HTMT140 para garantir que a chave de força esteja DESLIGADA, encaixe três baterias lítio de 3,6V e LIGUE a chave de força.
3. Conecte o cabo de configuração HMT140 ao seu PC.



Para conectar Registradores de dados com Dispositivos Digi ou Transmissores Série 300, consulte o Guia do Usuário do respectivo dispositivo.

Para configurar a conectividade de Registradores de dados usando Dispositivos vNet ou Digi:

Observação: O viewLinc Aware configura automaticamente a conectividade do Registrador de dados (Dispositivos vNet com número de série 1411xxxx ou Firmware v1.4 ou posterior). Para mais informações, consulte o *Guia do Usuário do vNet*.

1. Abra o **Assistente de Configuração do Dispositivo** (no CD de drivers de dispositivos Vaisala Veriteq).
2. Identifique seu dispositivo usando o endereço MAC encontrado na lateral ou na base do seu dispositivo.
3. Insira um endereço IP (fornecido pelo seu departamento de TI).
4. Selecione as configurações do RealPort e escolha instalar o **RealPort** no seu dispositivo.
5. Conclua o Assistente aceitando todas as opções padrão restantes.

Para configurar a conectividade do Dispositivo HMT140:

1. Abra o **Utilitário HMT140** (CD de instalação).
2. Conecte o cabo de configuração HMT140 à placa CONFIG do HMT140 de quatro pinos.
3. Na guia **Configuração de utilitário HMT140**, clique em **Retrieve**. Para fazer alterações de configuração, consulte o *Guia de Usuário do Registradores de Dados HMT140 Wi-Fi*.
4. Desconecte o cabo de configuração do dispositivo, aguarde oito segundos, e pressione o botão SERVICE.

1. Na área de trabalho do servidor viewLinc, clique no ícone da área de trabalho [VA](#).
2. Faça o logon com o nome de usuário: **admin** e senha: **admin**.
3. Complete o Mapa de configuração:


- 1 Escolher as preferências do sistema
- 2 Identificar dispositivos
- 3 Definir usuários e grupos
- 4 Definir requisitos de monitoramento de alarmes
- 5 Criar locais e zonas



Para obter instruções completas de instalação e configuração, consulte o *Guia de Usuário do viewLinc*.

网络概述

Vaisala Veriteq viewLinc 可为网络上的任何 PC 或移动设备实施监测、报警和实时绘图

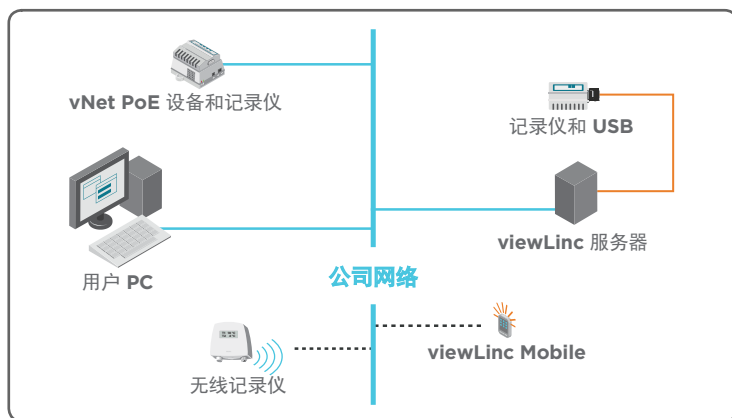

1

安装 viewLinc

要在专用的全天候服务器 PC 上安装 viewLinc，请按照以下步骤操作：

1. 插入 viewLinc 安装光盘，启动“安装向导”。
 - a. 选择安装语言。
 - b. 查阅并接受“许可协议”。
 - c. 指定 viewLinc 程序文件的目标位置。
 - d. 选择**企业服务器**。
 - e. 输入安装密钥，然后按照提示接受其余的默认安装选项。
2. 重新启动 viewLinc 服务器。

有关更多详细说明及可选安装选项，请参阅《viewLinc 用户指南》。



2

连接记录仪

要使用 vNet 设备连接记录仪，请按照以下步骤操作：

1. 去除记录仪底部或背部的保护标签。
2. 将记录仪连接至 vNet 设备。
3. 将 vNet 设备连接到以太网插座，（如果不使用 PoE）并接通电源。

要连接 HMT140 Wi-Fi 记录仪，请按照以下步骤操作：

1. 确保 HMT140 配置线缆已从 PC 断开。
2. 打开 HMT140 外壳，确保电源开关处于 OFF 位，然后安装三节 3.6V 锂电池，并将电源开关置于 ON 位。
3. 将 HMT140 配置线缆连接到 PC。



要将记录仪与 Digi 设备或 300 系列变送器相连，请参阅特定设备的用户指南。

要配置使用 vNet 或 Digi 设备的记录仪的连通性，请按照以下步骤操作：

注：viewLinc Aware 自动配置记录仪的连通性（序列号为 1411xxxx 的 vNet 设备或固件 v1.4 或其更高版本）。有关更多详细信息，请参阅《vNet用户指南》。

1. 运行**设备安装向导**（Vaisala Veriteq 设备驱动器光盘上）。
2. 根据 设备侧面或底部的 MAC 地址确定设备的标识。
3. 输入 IP 地址（（由 IT 部门提供））。
4. 选择 RealPort 设置，并为设备选择安装 **RealPort**。
5. 接受所有其余的默认选项，完成向导。

要配置 HMT140 设备的连通性，请按照以下步骤操作：

1. 运行 **HMT140 实用程序**（安装光盘）。
2. 将 HMT140 配置线缆连接至 4 针 HMT140 CONFIG 头。
3. 在 **HMT140 实用程序设置**选项卡中，单击 **Retrieve**。要更改配置，请参阅《HMT140 Wi-Fi 数据记录仪用户指南》。
4. 将配置线缆与设备断开连接，等待 8 秒，然后按“SERVICE”按钮。

1. 在 viewLinc 服务器桌面上，单击“桌面”图标 .
2. 使用用户名：**admin** 和密码：**admin** 进行登录。
3. 完成设置路线图：

1 选择系统首选项

2 识别设备

3 定义用户和组

4 定义警报监测要求


5 创建位置和区



有关完整的安装和配置说明，请参阅《viewLinc 用户指南》。

ネットワーク 概要

Vaisala Veriteq viewLinc では、ネットワーク上の PC またはモバイルデバイスの監視、アラーム、およびリアルタイムのグラフ化ができます。

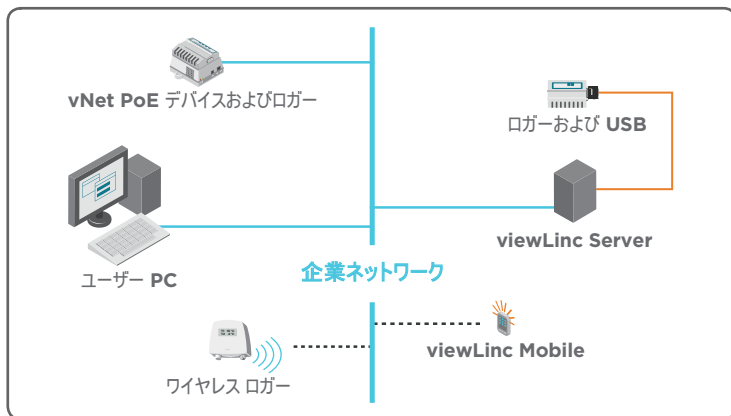

1

viewLinc のインストール

専用 PC (24 時間 365 日稼働) に viewLinc をインストールする:

- viewLinc インストール CD を挿入し、セットアップ ウィザードを起動します。
 - インストール言語を選択して。
 - 使用許諾契約を読んで同意します。
 - viewLinc プログラム ファイルのインストール先を指定します。
 - [**エンタープライズ サーバー**] を選択します。
 - インストール キーを入力し、メッセージに従って残りのステップではデフォルト インストール オプションを使用します。
- viewLinc Server コンピューターを再起動します。

詳細手順およびその他のインストール オプションについては、『viewLinc ユーザー ガイド』を参照してください。



2

ロガーの接続

vNet デバイスを使用してロガーを接続する:

- ロガーの底面または背面にある保護ラベルを取り外します。
- ロガーを vNet デバイスに接続します。
- vNet デバイスをイーサネット接続ポートまたは電源 (PoE を使用しない場合) に接続します。

HMT140 Wi-Fi ロガーを接続する:

- HMT140 構成ケーブルが PC から取り外されていることを確認します。
- HMT140 を開梱し、電源スイッチがオフになっていることを確認します。次に、3 個の 3.6V リチウム電池を取り付け、電源スイッチをオンにします。
- HMT140 構成ケーブルを PC に接続します。



Digi デバイスまたは 300 Series 変換器をロガーに接続するには、デバイス ユーザー ガイドを参照してください。

vNet または Digi デバイスを使用してロガー接続を構成する：

注記：viewLinc Aware サービス ではロガー接続が自動的に構成されます（s/n 1411xxxx またはファームウェア v1.4 以上の vNet デバイス）。詳細については、『viewlinc ユーザー ガイド』を参照してください。

1. Vaisala Veriteq デバイス ドライバー CD で**デバイス セットアップ ウィザード**を実行します。
2. デバイスの側面または底面にある MAC アドレスを使用して デバイスを特定します。
3. IT 部門から提供された IP アドレスを入力します。
4. RealPort 設定を選択し、デバイスの **RealPort** をインストールするように選択します。
5. 以降のステップでは、すべてデフォルト オプションを使用し、ウィザードを完了します。

HMT140 デバイスを接続する：

1. インストール CD にある **HMT140 ユーティリティ**を実行します。
2. HMT140 構成ケーブルを 4 ピンの HMT140 構成ヘッダーに接続します [CONFIG]。
3. **HMT140 ユーティリティのセットアップ** タブで、**[取得]** をクリックします。構成を変更するには、『HMT140 Wi-Fi データ ロガー ユーザー ガイド』を参照してください。
4. 構成ケーブルをデバイスから取り外し、8 秒間待機してから、SERVICE ボタンを押します。

1. viewLinc Server デスクトップ、デスクトップ アイコンをクリックします [VA](#)。
2. ユーザー名 **admin**、パスワード **admin** でログインします。
3. セットアップ ロードマップを完了します。

1 システム環境設定の選択

2 デバイスの特定

3 ユーザーとグループの定義

4 アラーム監視要件の定義

5 ロケーションとゾーンの作成



詳細なインストールおよび構成手順については、『viewLinc ユーザー ガイド』を参照してください。